

Concora Medium Fluter

Kod: P.216.xxx

Zastosowanie


Do przygotowania próbek tekstury falistej do CMT i CCT.

Obowiązujące normy

- ISO 7263
- TAPPI T809
- SCAN P27
- PAPTAC D29
- APPITA/AS 1301.434s



Segment i „trzecia ręka”

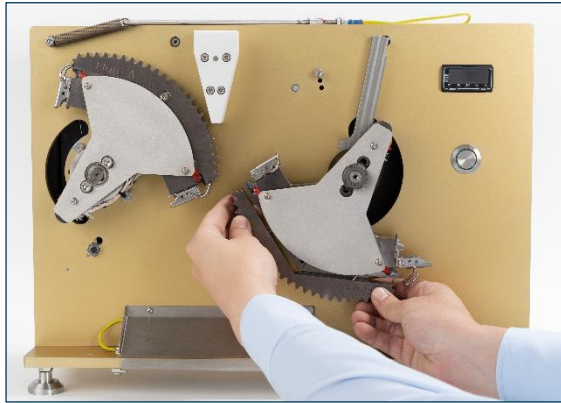


Łatwa wymiana segmentów poprzez szybkie mocowanie

Opis urządzenia

Concora Medium Fluter składa się z obudowy głównej, w której znajduje się silnik i elementy sterujące oraz dodatkowej obudowy z pokrywą ochronną, w której znajdują się segmenty. Temperaturę segmentów można ustawić do 200°C (standard to 175°C $\pm 5^\circ\text{C}$) za pomocą elementów sterujących i wyświetlacza na obudowie głównej. Segmenty są ogrzewane bezpośrednio mocą grzewczą 200 W i są dociskane do siebie z siłą 100 N ± 10 N. Aby przygotować próbkę, próbka jest umieszczana w podajniku próbek na górze maszyny, a gdy jest gotowa, spada na tacę zbiorczą. Dzięki szybkiemu zaciskowi segmenty łatwo wyjmować.

Opis procesu

Czekaj aż urządzenie się nagrzej, wytnij duży pasek próbki o wymiarach 152,4 x 127,7 mm (6 x 1/2 cala) za pomocą wykrojnika (kod artykułu PTE Austria: P.501.612) i włóż go do otworu na próbki Concora Medium Fluter. Naciskając przycisk "start", segmenty wciągają próbkę do środka i dociskają ją z określoną siłą i wcześniej wybraną temperaturą. Po żłobieniu próbki, można ją wyjąć z tacy zbiorczej i użyć do CCT lub przygotować do CMT za pomocą „trzeciej ręki”. W takim przypadku, próbkę kładzie się na „trzeciej ręce”, zamyka ją i przykleja taśmę bezpośrednio na próbkę. Taka próbka jest gotowa do CMT.

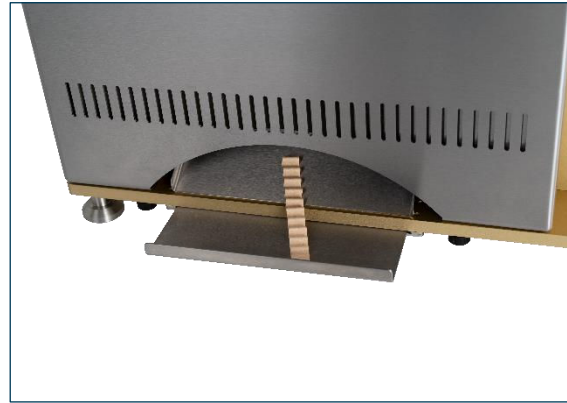

Próbka jest łatwo dostępna na tacy zbiorczej

Specyfikacje

- najwyższa jakość i wykonanie
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- regulowana temperatura do 200°C
- szybkie nagrzewanie segmentów (2 – 3 minuty)
- dokładny rozkład temperatury na segmentach
- prędkość segmentów: 4,5 obr/min
- siła nacisku: 100 N ± 10 N
- certyfikat CE
- w tym balans sprężynowy do kontroli siły

Połączenia

- Electricity: 110 - 230 V, 50/60 Hz AC

Modele

Kod	Opis
P.216	Concora Medium Fluter bez segmentów
P.216.SEG-A	segment »A« z "trzecią ręką" i kostką
P.216.SEG-B	segment »B« z "trzecią ręką" i kostką
P.216.SEG-C	segment »C« z "trzecią ręką" i kostką
Inne rozmiary możliwe na zamówienie! Zapytaj swojego osobistego dystrybutora lub PTE Austria bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.	